

CD3/CD28 Stimulation Reagent

Kat.č. ED7673

Zamýšľané použitie

Jednorazová cytometrická skúmavka pre *in vitro* stimuláciu plnej ľudskej krvi

Zloženie produktu

Aktívna zložka	anti-CD3 monoklonálna protilátka (klon MEM-57) anti-CD28 monoklonálna protilátka (klon CD28.2)
Obsah	0,5 µg anti-CD3 0,5 µg anti-CD28

Obsah balenia

Jednorazová skúmavka s polohovateľným viečkom obsahujúca zmes stimulačných monoklonálnych protilátok a pomocných látok. Zmes bola sterilizovaná filtráciou a vysušená za zníženého tlaku.

Skladovanie a nakladanie s produktom

Skladujte pri laboratórnej teplote (20 - 30 °C).

Produkt je dodávaný zabalený v ochrannom fóliovom vrecku. Vrecko obsahuje 5 skúmaviek. Otvorte vrecko až bezprostredne pred použitím. Vrecko po vybratí skúmavky opäť uzavrite. Po otvorení vrecka spotrebujte skúmavky do jedného mesiaca.

Odviečkujte skúmavky asepticky, v boxu pre tkanivové kultúry.

Doba použiteľnosti na produktových etiketách je platná pre neotvorené balenia produktov.

Upozornenia a opatrenia

Produkt je určený pre jednorazové použitie. Skúmavky po použití likvidujte ako potenciálne infekčný materiál.

Používajte rukavice a ochranný odev.

Skúmavky sú uzavreté polohovateľnými viečkami. V priebehu kultivácie buniek použite ventilačnú polohu viečka, aby bola umožnená výmena CO₂ medzi atmosférou a kultivačným médiom.

Postup prípravy vzorky

Blastická transformácia ľudských lymfocytov

Otvorte vrecko a vyjmite potrebný počet skúmaviek.

Preneste skúmavku do boxu pre tkanivové kultúry, umiestnite do vhodného stojanu a opatrne odviečkujte.

Pridajte **0,5 ml kultivačného média** (napr. X-VIVO 10 s gentamycínom a fenolovou červeňou, Lonza kat. č. 04-380Q).


Pridajte **50 µl vzorky** (ľudská krv antikoagulovaná heparínom) a premiešajte na vortexu.

Zaviečkujte skúmavky (ventilačná poloha).

Nechajte inkubovať 3 dni pri 37 °C v atmosfére s 5 % CO₂.


Analyzujte proliferačnú odpoveď lymfocytov (napr. T-cell BlastoFlowEx Kit, EXBIO kat. č. ED7642).

Obrázok 1. Dve polohy viečka

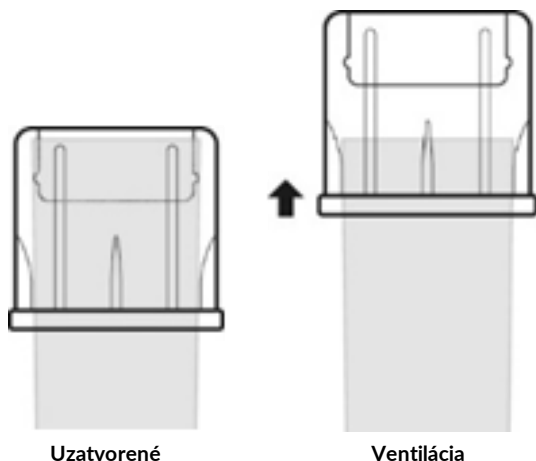

Obrázok 2. Expresia Ki-67 v CD3⁺ lymfocytoch po 3 dňoch stimulácie v skúmavke CD3/CD28 Stimulation Reagent

Plná krv bola stimulovaná 3 dni pri teplote 37 °C a odpoveď bola zmeraná pomocou T-cell BlastoFlowEx Kit (EXBIO kat. č. ED7642). Graf ukazuje rozdelenie hodnôt fluorescence v detektore pre PE, kde intenzita fluorescence odpovedá expresii Ki-67 v CD3⁺ lymfocytoch (dvojvrcholové rozdelenie pre CD3/CD28 stimulovanú vzorku - červená, jednovrcholové rozdelenie pro negatívnu kontrolu - čierna prerušovaná čiara).

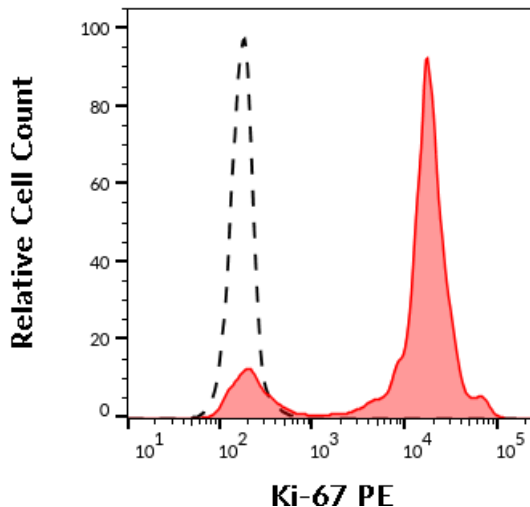

Literatúra

Nebolo publikované.

Výrobca

EXBIO Praha, a.s.
Nad Safinou II 341
25250 Vestec
Czech Republic

info@exbio.cz
technical@exbio.cz
orders@exbio.cz

www.exbio.cz

História revízií

- Verzia 1, ED7673_TDS_v1
Prvé vydanie
- Verzia 2, ED7673_TDS_v2
Zmena veľkosti obrázkov. Zmena v obrázku 2, pridaný histogram pre negatívnu kontrolu.
- Verzia 3, ED7673_TDS_v3
Bol upresnený text definujúci obmedzenia použitia produktu.

Použité symboly

REF	Katalógové číslo
LOT	Číslo šarže
	Spotrebujte do
	Rozmedzie skladovacích teplôt
	Pozorne si prečítajte inštrukcie k použitiu
	Výrobca
RUO	Len pre výskumné účely. Nepoužívať pre diagnostické a terapeutické procedúry.



CD3/CD28 Stimulation Reagent

1 test | Kat.č. ED7673

Len pre výskumné účely.

Nepoužívať pre diagnostické a terapeutické procedúry.

Technický list

Verzia ED7673_TDS_v3_SK

Dátum vydania: 02-03-2020

SK

Produkt je určený len pre výskumné účely. Diagnostické alebo terapeutické aplikácie sú zakázané.

Výrobky nesmú byť použité k ďalšiemu predaju alebo prevodu tretím osobám ani ako samostatný výrobok, ani ako súčasť výroby iného výrobku bez písomného súhlasu EXBIO Praha, a.s.

EXBIO Praha, a.s. nenesie zodpovednosť za porušenie patentu ani za žiadne ďalšie porušenie práv duševného vlastníctva, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní týchto produktov. Objednávky na všetky produkty sú prijímané v súlade s pravidlami a podmienkami dostupnými na www.exbio.cz. EXBIO, EXBIO Logo a všetky ostatné ochranné známky sú majetkom spoločnosti EXBIO Praha, a.s.